

エレキセル 取り扱い説明書



構成部材

オプション部品は除きます。

1. 外箱



2. パワーボックス



3. 恒温チャンバー



使用手順

1.



パワーボックスのスイッチをPRE側にしてください。

2.



パワーボックスに**※必ず新しい単3乾電池、充電池の場合はフル充電済みのものを8本、裏側にも同様合計16本**入れて下さい。

3.



試料は、恒温チャンバー内に入れて下さい。

4.



恒温チャンバーの蓋をして恒温チャンバーとパワーボックスを繋ぐケーブルを繋ぐ。

★マークが中央に来るように合わせる。

5.



ON
点灯

パワーボックスのスイッチをONにし、パイロットランプが点灯しているのを確認して下さい。
ヒータの加熱が始まります。

6. 外箱の蓋をしてください。




※

エネループのようなNi-MH 充電電池をお使いの際は、必ず全数同時充電、全数同時取り替えをお願いいたします。一部のみの取り換えは充電電池の特性上、発熱や充電電池の破裂のおそれがあります。



部分的な取り替えにより破損した例

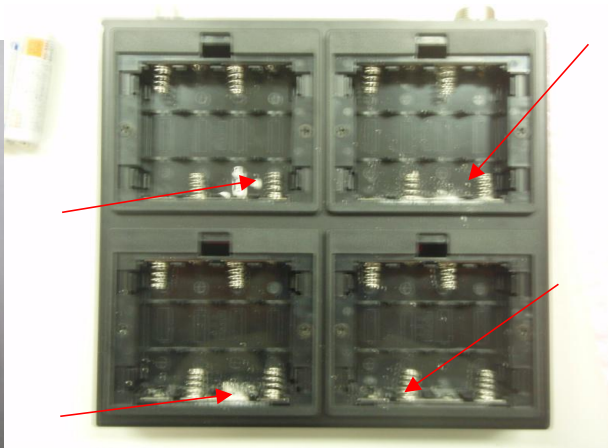

充電電池が破損すれば電池ボックス内部に電解液が粉状に固まり、電極を腐食します。

→ 腐食された電極